




vista®

应用领域
白砂糖-ICUMSA420 糖色值



对于高度精制的白色葡萄糖，精炼过程中会残留的微量糖蜜或葡萄糖会导致陈化产生的甘油二酯出现微黄色。虽然可以测量未加工的白糖原始颗粒色值，但制糖统一分析方法国际委员会(ICUMSA)建议测量白糖的稀释液体，获得定量的 420 糖色值。Vista 专为根据 ICUMSA 规范测量白糖而设计。

Vista 配备容易操作的嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件以及现代数据传送和通讯方法，包括 USB 和以太网。Vista 采用工业规格电容感应轻触式屏幕，为白色葡萄糖产品的透射颜色和外观分析建立了新标准。

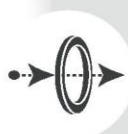

同时测量 ICUMSA 420 糖色值和雾度



验证产品和过程的完整性 - 一次测量同时得到透射颜色和雾度




嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件 - 无需外接电脑



智能用户界面及数据管理 - 通过 USB 和以太网传送数据



一键式校正仪器，简易操作 - 无需额外配件

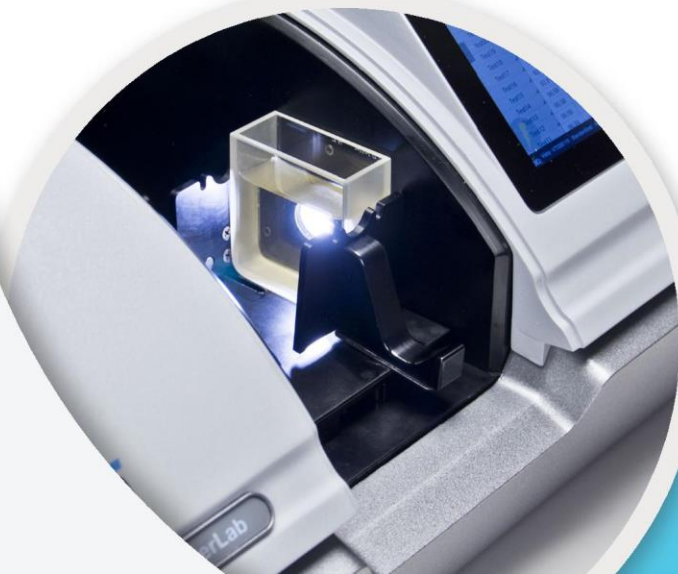


measure
color
the way your
eye sees it

测量液态白糖颜色的最佳解决方案




同时测量 ICUMSA 420 糖色值和雾度

一次测量同时得到 ICUMSA 420 糖色值、CIE L*a*b* 和符合 ASTM D1003 方法 B 的雾度，Vista 嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件还提供许多其他色度和颜色指数。

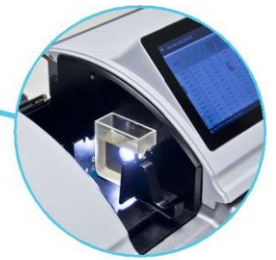

全光谱 LED 光源使用寿命长，五年质量保证

全光谱平衡型 LED 照明光谱范围为 400 - 700 纳米，可确保在至少 5 年的连续测量中保持原始出厂规格。

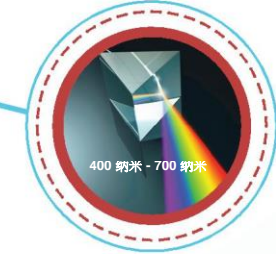

嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件

简单易用的嵌入式 EasyMatch Essentials 质量控制软件，具备业界最常用的主要测量规范和指数。简化的操作流程，用户可按指定工作流程自行厘定测色质量控制软件控制参数来配合实际的应用需要。EasyMatch Essentials 预装了行业中广泛使用的大多数标准反射色色度和指数。


智能用户界面和数据管理 - 无需外接电脑

7 英寸 1280x800 像素工业规格电容感应轻触式屏幕，显示测量结果和彩色图表。通过 USB、USB OTG、以太网和内置电子邮件轻松传输数据。



一键式校正仪器，简易操作 - 无需标样或配件

仪器完全自动化校正，无需色板或配件。只需按下“校正”键，仪器就会同时自动对色度和雾度校正。

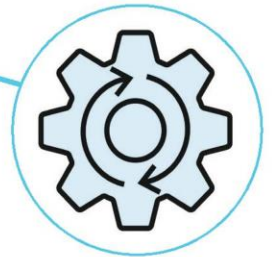

成功测量液态白糖的关键之选



D02-1017-192
多功能样品固定器



D02-1017-344
大容量比色皿固定器供测量颜色
和雾度

可选购配件

L02-1018-683 10 毫米流通式比色皿架套件包括：

- 10 毫米流通式比色皿 (C04-1001-958)
- 比色皿架组件 (D02-1018-678)
- 1 米，7 毫米内径管
- (4) 流量控制节流阀 (各种孔径)



还可提供 20 毫米流通式比色皿套件 L02-1018-101